

伊莱克斯 W555H 排水口堵塞维护和处理

简介：伊莱克斯 W555H 标准程序洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸或颜色稳定性，通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率，也可以进行各种洗涤后的外观评测。设备在测试使用过程中,纺织品碎片有可能掉落并堵塞在排水口处的滤网上，这会使排水不顺，机器报警 DRAINING，如图 1：



图 1

工具/原料：

伊莱克斯 W555H 洗衣机等。

方法/步骤：

一、 断开电源，打开机器下排水口。如图 2，排水滤网在机器右下角。打开外盖。



图 2

二、 把压盖打开，如图 3，可取出滤网。注意这时会有洗液流出，最后取出过滤网并清洁。



图 3

三、 把清洁好的滤网恢复安装到排水口位置，把压盖复原，通电测试，DRAINING 报警信息清除，机器运行正常。

注意事项：

压盖开启时需要一定力气，打开和关紧时注意安装，小心夹到手指。打开压盖后可能有大量水涌出，注意保护周边仪器。

本方法仅适用于伊莱克斯 W555H 洗衣机。

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请及时与罗中科技技术人员联系。

上海罗中科技发展有限公司

地址：上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B

Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mail: office@roachelab.com www.roachelab.com

RoacheLab
TEST EQUIPMENT SOLUTIONS

